

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.  
Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno  
Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice

## **Listeria Lipase C Supplement** *Selektivní suplement – izolace Listerií*

### **Návod k použití**

**Katalogové číslo: LC6031 / LC6031-5L**

**Velikost balení: lyofilizát:**

**10 lahviček, každá pro 500 ml média / 8 lahviček, každá pro 5 litrů média**

**Exspirace: 3 roky ode dne výroby**

**Podmínky skladování: 2 – 8°C**

**Složení suplementu/1 lahvička (na 500 ml média):**

Sójový lecitin 1000 mg

### **Příprava**

**Asepticky přidejte 1 lahvičku do 500 ml Listeria Chromogenic Agar Base (ISO 11290-1)(LC1345), který jste před tím ochladili na cca 50°C a přidali do něj Lipase Chromogenic Selective suplement (LC6031). Po zamíchání vylíváte do Petriho misek.**

### **Předpokládané výsledky:**

*Listeria monocytogenes* (ATCC 1911, 13932, CCM 4699) dobrý růst, zelené kolonie, kruhový, bezbarvý efekt okolo kolonií

*Listeria innocua* (ATCC 33090, CCM 4030) dobrý růst, zelené kolonie bez kruhového efektu

*Enterococcus faecalis* (ATCC 19433) inhibice

*Escherichia coli* (ATCC 25922) inhibice

### **Výrobce:**

**LABORATORIOS CONDA**

C/ La Forja, 9 · 28850

Torrejón de Ardoz · Madrid

tel. +34 91 761 02 00

fax. +34 91 656 82 28

[www.condalab.com](http://www.condalab.com)

### **Zplnomocněný zástupce výrobce v ČR:**

**BioVendor – Laboratorní medicína a.s.**

Tůmova 2265/60

616 00 Brno

tel.: 549 124 111

fax: 549 211 465

mail: [info@biovendor.cz](mailto:info@biovendor.cz)