

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.  
Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno  
Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice

## Oxacilin and Polymyxin B Selective Supplement

### Návod k použití

Katalogové číslo: **LC6068**

Obsah soupravy: 10 ampulí lyofilizovaného suplementu

Skladování: při 2-8 °C

Expirace: 3 roky ode dne výroby

### Účel použití

Selektivní suplement pro izolaci meticilin rezistentního *Staphylococcus aureus*.

### Složení ampule

Oxacilin 1,0 mg  
Polymyxin B sulfát 25 000 UI

### Příprava

Asepticky rekonstituujte 1 ampuli pomocí 5 ml sterilní destilované vody. Jemně promíchejte, dokud se vše nerozpustí a přidejte asepticky do 500 ml Oxacilin Agar Base (kat.č. LC1196), který byl autoklávován a zchlazen na 50 °C. Dobře promíchejte a rozplňte do sterilních nádob.

### Produkt

	<b>Kat.č.</b>	<b>Velikost balení</b>
Oxacilin and Polymyxin B Selective Supplement	LC6068	10 ampulí, každá pro 500 ml média
Oxacilin Agar Base	LC1196	500 g

### Kontrola kvality

Následující výsledky byly získány inokulací média kontrolními kmeny a následnou inkubací při 35±2 °C a odečtením po 24 hodinách.

<u>Mikroorganismus</u>	<u>růst</u>	<u>barva kolonie</u>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 43300 (MRSA)	dobry	modrá
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 (MSSA)	inhibován	---
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	inhibován	---

### Výrobce:

#### **LABORATORIOS CONDA**

C/ La Forja, 9 · 28850

Torrejón de Ardoz · Madrid

tel. +34 91 761 02 00

fax. +34 91 656 82 28

[www.condalab.com](http://www.condalab.com)

### Zplnomocněný zástupce výrobce v ČR:

#### **BioVendor – Laboratorní medicína a.s.**

Tůmova 2265/60

616 00 Brno

tel.: 549 124 111

fax: 549 211 465

mail: [info@biovendor.cz](mailto:info@biovendor.cz)

[www.biovendor.com](http://www.biovendor.com)